

MC-Media Pad™ “大肠杆菌/大肠杆菌群测试片” 使用说明书

简易、准确 干式培养基 - 微生物测定方式

◇概说

检验食品原料和作业环境中的微生物数量是卫生管理中重要指标。MC-Media Pad “大肠杆菌/大肠杆菌群测试片” 利用特殊培养基成分, 其特定发色基质经与 β -半乳糖苷酶及 β -葡萄糖醛酸酶水解酵素染色后检测大肠杆菌/大肠杆菌群数。

测试片内置已灭菌可立即使用干燥培养基, 测试简易无须花费过多配件。此测试片由特殊亲水性高密度纤维布和透明贴合胶片所组成。MC-Media Pad测试片系依循ISO 9001质量认证规范生产制造。

◇测定原理

MC-Media Pad “大肠杆菌/大肠杆菌群测试片” 表层涂布特殊酵素基质发色培养基。只要将液体样品直接注入于检验试片上, 样品透过毛细作用吸收扩散至整个表面。

培养基质经由定时恒温培养后自动重新组合。若测试片上显现鲜明蓝紫色/红紫色菌落, 则表示检验样本含有大肠杆菌, 若测试片上显现蓝/蓝绿色则是大肠杆菌群。

◇包装及储存方式

- 1000片·····代码 SK97A25 (25片×40)
SK97A10 (10片×100)
- 100片·····代码 SK97B25 (2片×4)
SK97B10 (10片×10)

请将测试片储存于2-15° C之间。(冷藏)

◇建议辅助器具及耗材

- 培养箱 (35±1° C)
- 铁胃机或搅拌机均质器
- 采样袋 (建议适用于铁胃机, 袋内附有滤网过滤样品残渣)
- 微量吸管、吸管尖
- 符合EN ISO 6887 的无菌生理盐水或稀释剂 (MRD)

◇样品制备

●固体食品

将样品加入适宜的稀释剂 (例如:缓冲盐水或无菌水) 进行10倍稀释后, 用铁胃机均质化。如有必要, 可进行10倍递增稀释。

●水、液体食品: (建议方法, 此类食品尚未于AOAC认证范围内)

样品可直接涂抹或滴入1ml至检验测试片上。如有必要, 应将样品的pH调节至中性 (pH 7.0±0.2)。

◇检测步骤

●一般操作

1. 打开铝箔袋, 取出检验片。如有必要, 可于护膜上写上样品资料。
2. 掀开护膜, 吸取1毫升样品滴至测试片中央点上。
3. 盖回护膜, 轻按护膜边缘进行封合。
(建议沿着对角线掀开护膜, 以方便确保封合。)
4. 放入恒温箱中进行培养。温度: 35±1° C, 时间24±2小时。

●其他应用 (AOAC 认证不包括此部份)

MC-Media Pad微生物测试片可应用于涂抹或大气菌落检测。

查看更详细信息请见MC-Media Pad官网。

(<http://www.jnc-corp.co.jp/MC-MP/>)

◇详述

计数所有发色菌落 (蓝绿色/蓝色) 为大肠杆菌群。发色菌落 (蓝紫色) 为大肠杆菌。计数时, 如菌落数目过多, 则可先估算检测片虚线分格1格子内之菌落数目, 再乘以20倍为测试片上之全部菌落数。

培养后若超过10⁴个微生物菌落, 则检测试片可能整片呈现染色。若遇此状况, 请进一步稀释样品并重新测试。检测试片亦可用无菌针从测试片挑取目标菌落进一步分离培养分析。

◇使用之注意事项

1. 本产品适用于一般微生物菌检验管理。
2. 测定前请仔细参照使用说明。
3. 冷藏于2~15° C之冰箱中保存, 建议尽量于开封后1个月内使用完毕。
4. 培养试纸请勿放置于阳光、紫外线直射处, 避免不织布表面变色。
5. 请勿使用变色、受污染之检验试片。
6. 不织布上可见细小之褐色粒子、与短纤维物质, 此为成分中的不可溶物质与不织布纤维之一部分, 不影响检验结果。
7. 滴入样品时, 如培养试纸上起皱折, 也并不影响检验结果。
8. 无法保证超过使用期限后之检验质量。
9. 检测范围是用于300cfu以内。如果菌落计数超过300cfu, 建议稀释后再 检验之, 较易于判读。
10. MC-Media Pad “大肠杆菌/大肠杆菌群测试片”, 系以 β -半乳糖苷酶为目标。若干产气单胞菌 genus *Aeromonas* 可能产生伪阳性反应。
11. 大肠杆菌 O157 因缺乏 β -葡萄糖醛酸酶, 检测后颜色会显现为蓝绿/蓝色菌落。
12. 检测样品若含有 β -半乳糖苷酶 (例如奶酪, 乳酸饮料或肝内脏), 会使得培养试纸产生酵素染色反应之干扰。
13. 使用后之微生物菌测试纸, 务必在高温煮沸、或以高压蒸气作灭菌处理后, 依一般废弃物处理即可。

◇检测方法认证

AOAC™ - PTM认可 (认可字号: 070901)。

MC-Media Pad “大肠杆菌/大肠杆菌群测试片” 系依照美国FDA-BAM微生物分析手册及AOAC OMA 966.24, 并获得 AOAC™ -PTM认可。

適用於檢測肉類、海鮮、蔬菜、水果、糖果、乳製品、寵物食品、義大利麵、敷料之大腸桿菌群。適用於檢測肉類之大腸桿菌。

◇限制责任条款

本产品适用于JNC公司一般限制责任条款。JNC未作其它明示或暗示的担保, 包括任何商业或其它特别用途的暗示担保。JNC明确申明不承担除此限制责任条款外的任何保证。如产品在正常使用下产生瑕疵, JNC和JNC的授权经销商将以原购买价格提供更换或退款。

◇联络我们

日商JNC株式会社 生活化学品推广室。

〒100-8105 東京都千代田区大手町二丁目2番1号

TEL : +81-3-3243-6225; FAX : +81-3-3243-6219

Email : mcmp@jnc-corp.co.jp

制造商 **JNC CORPORATION**

“撒尼坤” 重生为 “MC-Media Pad”。