
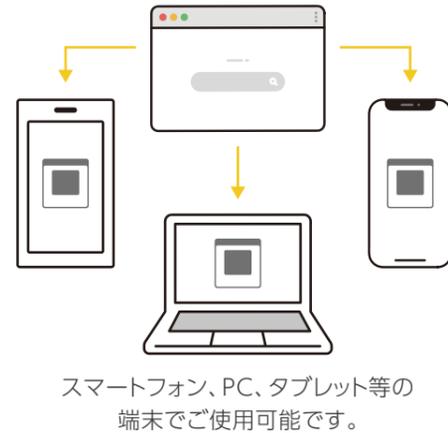


MC-Media Pad™ 専用 コロニーカウンター Jcoco®

Jcoco®とはJNC colony counterの意味です

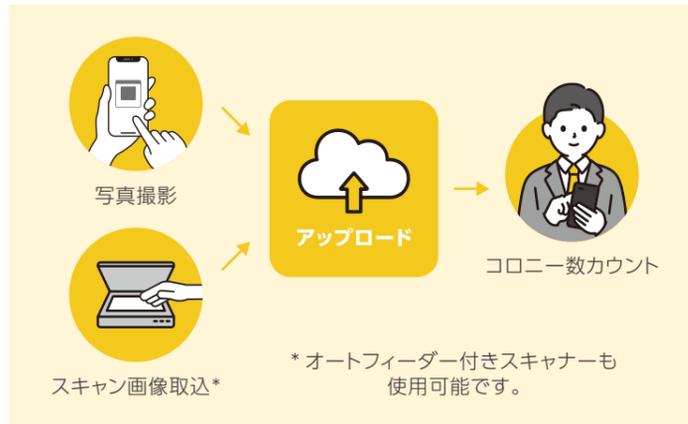

MC-Media Pad™ユーザー様であれば、無料でご利用いただけます。

〈機能紹介〉

一括アップロード機能





Drag & Dropで一度に複数のファイル選択、アップロードが可能です。
検査員が各自撮影、事務所で一括アップロードという運用が可能です。



※ブラウザ版のみの機能となります。


〈カウント例〉

はっきりとコロニーが写っている場合はおおよそ正しく検出が可能です。

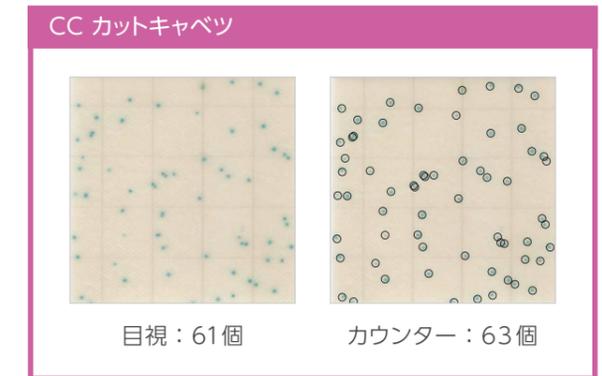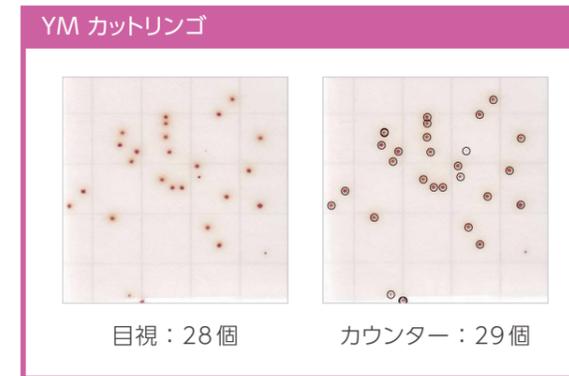


下記の様な場合はカウントが難しい場合がございます。

食品残渣の混入

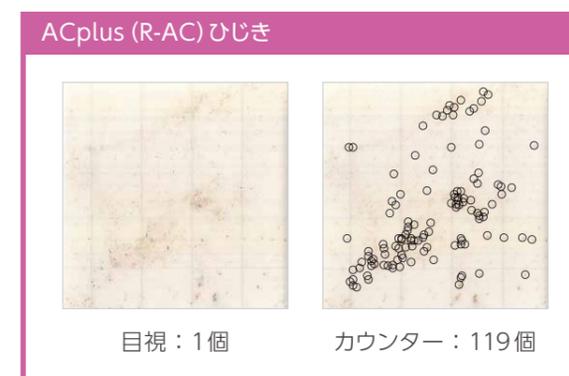

コロニーが広がる

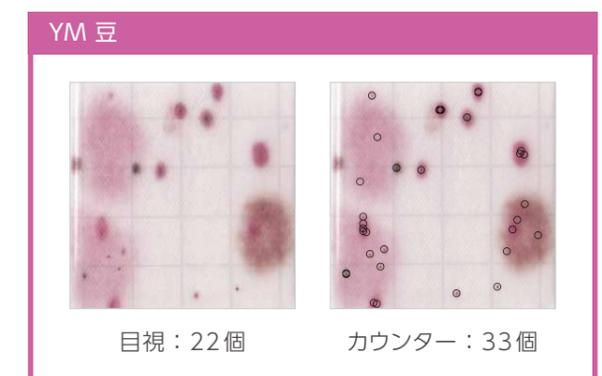

※画面のレイアウト等は、今後変更する可能性があります。

〈使用上の注意〉

- ・ご利用に際し、規約にご同意の上、申込書を原本郵送またはpdfにて、提出願います。(ご提出先アドレス:mcmp@jnc-corp.co.jp) 受領次第、ID等を発行させていただきます。
- ・撮影は明るい場所で行い、影や照明の反射等が映らないようにして下さい。
- ・コロニーがはっきりと映っている場合は、おおよそ正しく検出が可能です。

- ・コロニーが極端に小さい、または薄い場合は、正しいカウントが難しいことがあります。
 - ・EC等2色以上のコロニーが発育した場合は、色を識別してそれぞれをカウントすることはできません。
- ※今後もお客様の声を反映しながら、改良を進めてまいります。

〈操作画面〉

メニュー

撮影

カウント数表示

修正機能
画像を拡大し、
コロニー数を修正可能
※ブラウザ版では、
Zoomボタンで拡大できます。